

## Empower ご使用時 文字の制限について

Empower ご使用時、下記の項目について文字の使用制限がございます。プロジェクト名、分析システム名、サンプルセット名、メソッドセット名、サンプル名を入力される際にご注意ください。

### プロジェクト名に使用できる文字

プロジェクト名には、半角英数字と半角アンダーバー[ \_ ]のみが使用いただけます。また、プロジェクト名の頭文字は英文字を使用し、数字は使用してはいけません。アンダーバー以外の特殊文字も使用してはいけません。

プロジェクトバックアップが出来ない、通信不良、プロジェクト間コピー時のエラー、など様々な不具合が報告されています。

### 分析システム名に使用できる文字

分析システム名には、半角英数字と半角アンダーバー[ \_ ]のみが使用いただけます。

### ユーザー名に使用できる文字

ユーザー名には、半角英数字と半角アンダーバー[ \_ ]のみが使用いただけます。

Empower3 FutureRelease3 より、Empower及びLDAPのユーザー名に半角ハイフン[ - ]、半角ピリオド[ . ]についても使用できるようになりました。

### サンプルセット名・メソッドセット名・サンプル名の使用に注意が必要な文字

サンプルセット名、メソッドセット名、サンプル名には半角英数字、漢字を含む日本語(全角)、半角記号はアンダーバー[ \_ ]がご使用いただけます。

以下の文字については、ご使用の際にエラー発生等の可能性があるためご使用を控えていただくことをお勧め致します。

#### ◎使用時に不具合が確認されている文字

半角パーセント[ % ]

#### ○使用時の不具合は確認されていませんが使用を控えた方が安全な文字

「半角アンダーバー[ \_ ]以外の記号、特殊文字」 例) !"#&'()\*=-~¥|<>?/./[]「」@+\*,:α①I …等

「スペース」

「半角カタカナ」

DEMP0000301

#### 日本ウォーターズ株式会社

東京本社 〒140-0001 東京都品川区北品川1-3-12 第5小池ビル

☎ 03-3471-7191

☎ 03-3471-7118

大阪支社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-14-10 新大阪トヨタビル

☎ 06-6304-8888

☎ 06-6300-1734